

## Коммерческое предложение для успешных фермеров

Вы получили коммерческое предложение от компании ООО«БиФснаб», которая заботится о развитии Вашего бизнеса.

Мы предлагаем уникальные разработки в области лабораторной диагностики и контроля качества молока, в области животноводства и гигиены производства.

В данном коммерческом предложении мы рекомендуем Вам рассмотреть 2 группы экспресс-тестов (на 2 и 4 группы антибиотиков), специально разработанных для молочных ферм и молокоперерабатывающих предприятий ведущей биотехнологической компанией из Китая - **Ballya International Limited**.

Экспресс-тесты **Garant** и сверхчувствительные **Garant Ultra** для качественного определения  $\beta$ -лактамовой и тетрациклиновой групп антибиотиков в молоке **без использования инкубатора с современным считывающим устройством!** Тесты полностью отвечают требованиям технического регламента Таможенного союза «О БЕЗОПАСНОСТИ МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ» (ТР ТС 033/2013). Чувствительность экспресс-тестов **Garant Ultra** подтверждена ФГБНУ «ВНИМИ» (г. Москва).



### Почему экспресс-тесты Garant лучшие?

- ✚ без использования инкубатора; чёткость полосок;
- ✚ возможность провести 96 анализов
- ✚ одновременно;
- высокая чувствительность;
- ✚ удобство в использовании; экономичность;
- ✚ надёжность и точность.
- ✚
- ✚

## Предел обнаружения 2-х групп антибиотиков тестами Garant и Garant Ultra

Антибиотик	Предел обнаружения теста Garant мкг/дм <sup>3</sup> (ppb)	Предел обнаружения теста Garant Ultra мкг/дм <sup>3</sup> (ppb)
<b>Пенициллин G</b>	<b>2-4</b>	<b>1-2</b>
Ампициллин	3-4	3-4
Амоксициллин	3-4	2-3
Оксациллин	4-6	3-4
Клоксациллин	4-6	3-4
Диклоксациллин	3-4	2-3
Нафциллин	10-15	8-10
Цефкином	10-15	7-10
Цефацетрил	50	50
Цефалониум	10-15	6-9
Цефазолин	40-50	40-50
Цефоперазон	10-20	10-20
Цефепим	50-60	50-60
Цефтиофул	90-100	90-100
<b>Тетрациклиновая группа антибиотиков</b>	<b>Предел обнаружения теста Garant мкг/дм<sup>3</sup> (ppb)</b>	<b>Предел обнаружения теста Garant Ultra мкг/дм<sup>3</sup> (ppb)</b>
<b>Тетрациклин</b>	<b>8-10</b>	<b>2-4</b>
Окситетрациклин	8-10	2-4
Доксициклин	8-10	2-4
Хлортетрациклин	8-10	2-4

## Экспресс-тесты на определение 4 групп антибиотиков

Особым спросом пользуется инновационный экспресс-тест **Garant 4 Ultra Milk** для качественного определения:

- β-лактамовой и тетрациклиновой групп антибиотиков,
- стрептомицина и хлорамфеникола в молоке.



Тесты полностью отвечают требованиям **Технического регламента Таможенного союза «О БЕЗОПАСНОСТИ МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ» (ТР ТС 033/2013)**.



## Предел обнаружения 4-х групп антибиотиков тестами Garant 4 Ultra Milk

Антибиотик	Предел обнаружения теста Garant 4 Ultra Milk мкг/дм <sup>3</sup> (ppb)
<b>Пенициллин G</b>	<b>1,5-2</b>
Ампициллин	3-4
Амоксициллин	4-5
Оксациллин	6-8
Клоксациллин	6-8
Диклоксациллин	6-8
Нафциллин	20-30
Цефкином	15-20
Цефацетрил	40-50
Цефалониум	3-5
Цефазолин	80
Цефоперазон	5-10
Цефепим	10-20
Цефтиофул	90-100
<b>Тетрациклиновая группа антибиотиков</b>	<b>Предел обнаружения теста Garant 4 Ultra Milk мкг/дм<sup>3</sup> (ppb)</b>
<b>Тетрациклин</b>	<b>6-8</b>
Окситетрациклин	8-10
Доксициклин	8-10
Хлортетрациклин	6-8
Стрептомицин	<b>100</b>
Дигидрострептомицин	100
Хлорамфеникол	<b>0,3</b>



**Дополнительно для более точного считывания результата мы предлагаем современное считывающее устройство NBGen:**

- ✚ упрощенный ввод данных и современный сенсорный экран; лёгкий
- ✚ в использовании, компактный, автономный; систематизация результатов испытаний в виде электронного журнала; сохранение результатов в виде фотографий;
- ✚ внутренняя память 8 GB делает хранилище результатов почти
- ✚ бесконечным.

**Краткая инструкция по использованию экспресс-тестов Garant, Garant Ultra и Garant 4 UltraMilk:**

1. Достаньте планшетку и подготовьте молоко.
2. Поместите необходимое количество микролунок с реагентом на планшетку.
3. Переместите с помощью пипетки 200 мкл молока в микролунку с реагентом, перемешайте с помощью пипетки путём пятикратного пипетирования, ожидайте в течение 3 минут, пока образец молока тщательно растворится с реагентом.
4. Вставьте тест-полоску в микролунку с реагентом.
5. Через 7 минут считайте результат.

**Расчет экономической составляющей  
коммерческого предложения**

№ п/п	Наименование продукции	Количество, шт.	Цена без НДС, руб.	Цена с НДС, руб.
1.	Garant 4 Ultra Milk			25 555
2.	Garant			14 545
3.	Garant Ulrta			14 545
			<b>Итого:</b>	

**Форма оплаты – по договору.****Гарантия – 1 год**